

Der transportable Tischautoclav CertoClav – rasch und effizient

Bei 140°C/2,7 bar bietet der CertoClav einen Spitzenwert in der Dampfsterilisation. In nur 3 Minuten werden im Sattedampf alle Krankheitserreger aber auch Sporen auf verpackten Instrumenten zuverlässig abgetötet.

- Für Gummi, verschiedene Kunststoffe und ähnliche Materialien wird das durch Drehen auf 125°C/1,4 bar eingestellt. Die Sterilisationszeit für verpackte Teile verlängert sich dadurch auf 15 Minuten.
- Für besonders schonende Sterilisation hitzeempfindlicher Materialien, zur Einhaltung der Empfehlungen des Europäischen Arzneibuches sowie zum Autoclavieren von Nährböden und für verschiedene Materialprüfungen stehen Sonderventile für 115°C/0,7 bar und 121°C/1,1 bar zur Verfügung.
- Der dampftechnisch strömungsgünstige Rundkessel und die Konzeption des Abdampfahnes sichern eine zuverlässige Entlüftung – die Voraussetzung für eine einwandfreie Sterilisation von Hohlkörpern.

CertoClav – Sterilisation am Arbeitsplatz

Der kompakte CertoClav kann in jedem noch so beengten Labor eingesetzt werden. Was immer wieder benötigt wird, läßt sich also direkt am Arbeitsplatz sterilisieren: Nährböden, Glasgefäße, Metall, Gummi, textile und dampfbeständige synthetische Materialien.

Auch für eine verantwortungsbewußte Entsorgung kontaminierten Materials hat sich der CertoClav bewährt.



CertoClav CV-EL 12 L GS
Art. Nr. 85.013.12

Inhalt: 12 Liter
Gewicht: 6,1 kg
Ø 24 cm, Innenhöhe 26 cm
Diagonale 35 cm
Das Standardgerät für nahezu alle Einsatzmöglichkeiten. Speziell zum Autoclavieren von Nährböden da kurze Aufheizzeit. Sonderventil für 121°C erhältlich.

CertoClav CV-EL 18 L GS
Art. Nr. 85.013.18

Inhalt: 18 Liter
Gewicht: 7,7 kg
Ø 24 cm, Innenhöhe 40 cm
Diagonale 46,5 cm
Besonders geeignet für langes oder hohes Sterilisiergut wie z.B. hohe Behälter, Vollpipetten, Heimdialysegeräte vor der Entsorgung.

Elektrische Heizung (230 Volt, 50 60 Hz, 1900 Watt)
mit Thermostat und vierpoligem Schalter mit Leuchtkontrolle.